



Respirometrischer BSB - sicher, einfach, komfortabel

OXITOP®-i



a xylem brand

BSB-Messung noch einfacher und sicherer

- Keine Umrechnung mehr nötig – direkte Volumeneingabe am Kopf
- Maximal sichere Messwerte – Anzeige des Kurvenverlaufs am Kopf
- Volle Information – Zwischenwerte jederzeit abrufbar



Oxiotop®-i G



Oxiotop®-i B

Moderne BSB-Messung

Das neue OxiTop®-i ist ein zeitgemäßes, einfach bedienbares BSB-Messgerät für den biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB). Die Messspannen lassen sich zwischen 1 und 7 Tagen einstellen.

Das Probenvolumen ist im Menü auswählbar. Die Umrechnung in den jeweiligen BSB-Wert erfolgt automatisch, fehlerfrei und komfortabel.

Eine kleine Leuchtdiode zeigt jederzeit den Betriebszustand des Kopfes an.


Unverwechselbar

Die Köpfe in zwei Farben in modernem Design mit individuell einstellbarer numerischer Probenkennung helfen bei der Unterscheidung zwischen Ein- und Auslauf.


Display

Ein modernes Graphikdisplay unterstützt die Eingabe und liefert vielfältige Informationen.


- **Anzeige des Kurvenverlaufs**
- **Auswahl des Probenvolumens**
- **Zwischenwerte abrufbar**

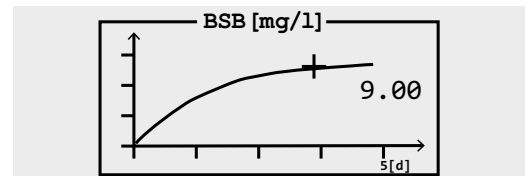

Kopf mit Kurvendarstellung: BSB-Kurve nach 5 Tagen

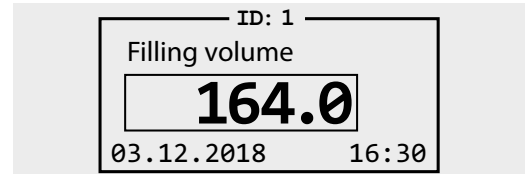

Auswahl Probenvolumen

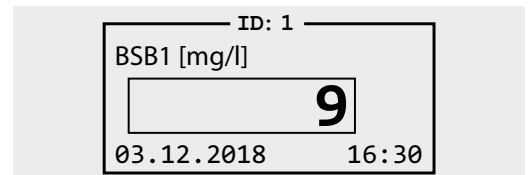

Momentanwert BSB

Set

Für OxiTop® stehen Sets inklusive Rührplattform und Zubehör zur Verfügung.

- 6 bzw. 12 Messplätze
- Induktive Rührplattformen mit programmgesteuertem Lauf
- Zwei Überlaufmesskolben für Ein- und Auslaufmessung
- Inklusive CO₂-Absorber und Nitrifikationshemmstoff

Zubehör

Zur Überprüfung der Druckmessung in Verbindung mit dem OxiTop® PT unterstützt eine in jedem Kopf fest programmierte Routine.

Zur optimalen Inkubation eignen sich unsere neuen Thermostatschränke, fordern Sie unseren Flyer an:

„Temperieren Sie richtig mit Thermo-schränken für OxiTop®“

(Artikelnr.: 999253D)



OxiTop® PT

Technische Daten

| Modell | OxiTop®-i G bzw. OxiTop®-i B |
|-------------------------------|--|
| Druckbereich (hPa) | 500 bis 1250 |
| Wählbare Messdauer (Tage) | 1 bis 7 |
| Wählbare Proben-Volumina (ml) | 22,7 ; 43,5 ; 97,0 ; 164 ; 250 ; 365 ; 432 |
| BSB-Messbereich | 0 bis 4000 mg/l |
| Display | LCD Graphik, hinterleuchtet, Menüsteuerung |
| Kontroll-LED | RGB |
| Batterie | 1 x CR 2450 |

Bestellinformation

| Modell | Beschreibung | Bestell-Nr. |
|-----------------|---|-------------|
| OxiTop®-i IS 6 | BSB-Messgerät mit direkter Ausgabe der BSB-Werte am Messkopf zur Eigenkontrollmessung mit 6 Messstellen, Universal-Steckernetzgerät, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, Zubehör. | 208260 |
| OxiTop®-i IS 12 | BSB-Messgerät mit direkter Ausgabe der BSB-Werte am Messkopf zur Eigenkontrollmessung mit 12 Messstellen, Universal-Steckernetzgerät, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, Zubehör. | 208262 |
| OxiTop®-i SET 2 | SET für 2 Messstellen, komplett mit 2 OxiTop®-i Messköpfen (1 x blau, 1 x grau), 2 Probeflaschen PF 600, 2 Gummiköcher GK 600 und 2 Magnetrührstäbchen RST 600. | 208264 |
| OxiTop®-i SET 6 | SET für 6 Messstellen, komplett mit 6 OxiTop®-i Messköpfen (3 x blau, 3 x grau), 6 Probeflaschen PF 600, 6 Gummiköcher GK 600 und 6 Magnetrührstäbchen RST 600. | 208266 |
| OxiTop®-i G | OxiTop®-i Messkopf grau, menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe | 208270 |
| OxiTop®-i B | OxiTop®-i Messkopf blau, menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe | 208272 |
| OxiTop®-i 2 | 2 OxiTop®-i Messköpfe (1 x blau, 1 x grau), menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe | 208274 |
| OxiTop®-i 6 | 6 OxiTop®-i Messköpfe (3 x blau, 3 x grau), menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe | 208276 |
| OxiTop®-i 12 | 12 OxiTop®-i Messköpfe (6 x blau, 6 x grau), menügesteuert, mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay, Kontroll-LED, drei Bedientasten, zur direkten Ausgabe der BSB-Messwerte am Display, Volumenvorwahl, Messdauer wählbar (1 bis 7 Tage), Kurvendarstellung, Momentanwertausgabe | 208278 |
| Zubehör* | | |
| OxiTop® PT | Testvorrichtung zur Bestimmung der Dichtigkeit und der Funktion des Drucksensors bei Unterdruck für alle OxiTop® Messköpfe | 209334 |

* Für weiteres Zubehör fordern Sie unsere **kostenlose Preisliste Messtechnik für Labor & Umwelt** an.

