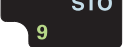


KEY OVERVIEW / TASTENÜBERSICHT / VUE D'ENSEMBLE DES TOUCHES / CUADRO SINÓPTICO DE LAS TECLAS

	English	Deutsch	Français	Español
	Long pressure: select measuring mode Short pressure: select measured variable	lang drücken: Messmodus wählen kurz drücken: Messgröße wählen	Pression longue: sélection du mode de mesure Pression brève: sélection de la grandeur de mesure	oprimir prolongadamente: Seleccionar el modo de medición oprimir brevemente: Seleccionar el parámetro
	Start calibration, zero adjustment or blank value measurement	Kalibrieren, Nullabgleich oder Blindwertmessung starten	Lancer la calibration, le réglage du zéro ou la mesure de la valeur à blanc	El instrumento inicia la calibración, el ajuste cero, o bien la medición del valor en blanco
	In the <i>Photometry</i> measuring mode : select program number	Im Messmodus <i>Photometrie</i> : Programmnummer auswählen	Dans le mode de mesure <i>Photométrie</i> : Sélection du numéro de programme	En el modo de medición <i>fotometría</i> : Seleccionar el número del programa
	Open menus / confirm entries / start measurement	Menüs öffnen / Eingaben bestätigen / Messung starten	Ouverture de menus / confirmation d'entrées / lancement de mesures	Acceder a los menús / confirmar el ingreso / iniciar la medición
	Call up the Configuration menu	Menü <i>Konfiguration</i> aufrufen	Appeler le menu <i>Configuration</i>	Llamar el menú <i>configuración</i>
	<i>Photometry \ Concentration</i> : select citation form	<i>Photometrie \ Konzentration</i> : Zitierform wählen	<i>Photometrie \ Concentration</i> : Sélection de la forme de citation	<i>fotometría \ concentración</i> : Seleccionar la citación
	<i>Photometry \ Concentration</i> : select the unit	<i>Photometrie \ Konzentration</i> : Einheit wählen	<i>Photometrie \ Concentration</i> : Sélection de l'unité	<i>fotometría \ concentración</i> : Seleccionar la unidad
	Switch the meter on/off	Messgerät ein-/ausschalten	Allumer/éteindre l'appareil de mesure	Prender/apagar instrumento
	Print display contents on RS232 interface	Bildschirminhalt auf RS232-Schnittstelle drucken	Impression du contenu de l'écran via l'interface RS232	Transferir e imprimir el contenido del display a la interfase RS232
	Open the <i>Store</i> menu / quick storing (press twice)	Menü <i>Speichern</i> öffnen / Schnellspeichern (Taste 2x drücken)	Ouverture du menu <i>Enregistrement</i> / Enregistrement rapide (appuyer deux fois sur la touche)	Abrir el menú <i>Speichern (almacenar)</i> / almacenamiento rápido (oprimir la tecla 2 veces)
 	Select menu items or selection / set values	Menüpunkte oder Auswahl markieren / Werte einstellen	Marquer les points de menu ou la sélection / régler les valeurs	Marcar la opción o la selección / ajustar los valores
	Switch to the next higher menu level / cancel input	In die nächsthöhere Menüebene wechseln / Eingaben abbrechen	Passage au niveau de menu immédiatement supérieur / interruption des entrées	Cambiar al nivel superior siguiente del menú / Cancelar el ingreso de datos

Mod	Range	Prog
00086-00088	0,020 - 2,500 mg/l Cl ₂	111
00086-00088	0,03 - 5,00 mg/l Cl ₂	110
00595	0,025 - 2,500 mg/l Cl ₂	108
00595	0,05 - 5,00 mg/l Cl ₂	33
00597	0,025 - 2,500 mg/l Cl ₂	109
00597	0,05 - 5,00 mg/l Cl ₂	34
00607	0,01 - 1,80 mg/l O ₃	36
00607	0,01 - 3,50 mg/l O ₃	37
00608	0,02 - 5,00 mg/l ClO ₂	38
00608	0,02 - 7,50 mg/l ClO ₂	39
00615	30 - 300 mg/l K	90
00616	1,0 - 70,0 mg/l PO ₄ -P	78
00798	1,0 - 50,0 mg/l PO ₄ -P	79
00809	0,10 - 1,80 mg/l F	115
00815	5,0 - 75,0 mg/l Mg	47
00816	0,10 - 5,00 mg/l Mn	14
00857	0,5 - 50,0 mg/l Si	67
00860	0,02 - 1,00 mg/l Mo	80
00861	0,025 - 1,000 mg/l Zn	68
00885	10 - 300 mg/l Na	57
00961	5 - 215 mg/l GH/Ca	46
01745	0,010 - 0,500 mg/l Cd	103
01747	0,002 - 0,100 mg/l As	75
01787	0,10 - 7,50 mg/l TritonX-100	101
01797	5000 - 90000 mg/l CSB	114
09717	0,01 - 4,00 mg/l Pb	2
09717	0,02 - 5,00 mg/l Pb	3
09772	10 - 150 mg/l CSB	58
09773	100 - 1500 mg/l CSB	59
14500	0,10 - 7,00 mg/l HCHO	92
14537	0,50 - 15,00 mg/l N	35
14540	10 - 150 mg/l CSB	49
14541	25 - 1500 mg/l CSB	50
14542	0,5 - 14,5 mg/l NO ₃ -N	17
14543	0,05 - 3,00 mg/l PO ₄ -P	51
14543	0,05 - 3,00 mg/l PO ₄ -P	52
14546	0,5 - 25,0 mg/l PO ₄ -P	21
14547	0,020 - 0,550 mg/l NO ₂ -N	55
14548	25 - 250 mg/l SO ₄	28

Mod	Range	Prog
14549	0,05 - 3,00 mg/l Fe	9
14551	0,10 - 2,50 mg/l C ₆ H ₅ OH	91
14552	0,05 - 2,00 mg/l Cr	5
14553	0,05 - 7,50 mg/l Cu	13
14554	0,10 - 6,00 mg/l Ni	93
14555	500 - 9500 mg/l CSB	99
14556	0,10 - 2,70 mg/l NO ₃ -N	61
14557	0,04 - 1,00 mg/l F	12
14558	0,20 - 8,00 mg/l NH ₄ -N	48
14561	0,01 - 0,30 mg/l CN	6
14562	5,00 - 50,00 mg/l K	56
14566	0,20 - 5,00 mg/l Zn	40
14690	50 - 500 mg/l CSB	97
14691	300 - 3500 mg/l CSB	98
14697	0,05 - 2,00 mg/l MBAS	100
14729	0,5 - 15,0 mg/l PO ₄ -P	53
14729	0,5 - 15,0 mg/l PO ₄ -P	54
14730	5 - 125 mg/l Cl	70
14761	0,05 - 1,50 mg/l Fe	10
14761	0,10 - 3,00 mg/l Fe	11
14767	0,04 - 3,50 mg/l Cu	41
14767	0,10 - 6,00 mg/l Cu	42
14770	0,02 - 5,00 mg/l Mn	15
14770	0,04 - 9,00 mg/l Mn	16
14785	0,10 - 3,80 mg/l Ni	95
14794	0,05 - 2,50 mg/l Si	66
14794	0,10 - 5,00 mg/l Si	65
14815	10 - 160 mg/l Ca	62
14815	5 - 80 mg/l Ca	63
14821	0,5 - 9,0 mg/l Au	77
14825	0,05 - 0,40 mg/l Al	30
14831	0,25 - 2,75 mg/l Ag	76
14834	0,025 - 1,000 mg/l Cd	4
14848	0,02 - 1,60 mg/l PO ₄ -P	22
14848	0,05 - 3,00 mg/l PO ₄ -P	23
14895	15 - 300 mg/l CSB	96
14896	1,0 - 50,0 mg/l Fe	107
14897	10 - 190 mg/l Cl	64
14897	2,5 - 30,0 mg/l Cl	104

Mod	Range	Prog
14942	0,2 - 13,0 mg/l NO ₃ -N	69
19252	0,5 - 45,0 mg/l Mo	112
19253	2 - 160 mg/l Cyan Acid	113
01758: CO ₂ *	14 - 275 mg/l CO ₂ (pH 6,5)	106
01758: OH	0,40 - 8,00 mmol/l OH	105
14544: NH ₃ *	0,09 - 3,00 mg/l NH ₃ (pH 8,5)	74
14544: NH ₄ -N	0,5 - 16,0 mg/l NH ₄ -N	60
14752: NH ₃ *	0,005 - 0,168 mg/l NH ₃ (pH 8,5)	71
14752: NH ₃ *	0,005 - 0,270 mg/l NH ₃ (pH 8,5)	72
14752: NH ₄ -N	0,02 - 0,90 mg/l NH ₄ -N	31
14752: NH ₄ -N	0,02 - 1,50 mg/l NH ₄ -N	32
14776/1	0,01 - 0,30 mg/l NO ₂ -N	18
14776/1	0,02 - 0,50 mg/l NO ₂ -N	19
A6/25	0,20 - 8,00 mg/l NH ₄ -N	83
Al-1 TP	0,002 - 0,250 mg/l Al	323
C3/25	10 - 150 mg/l CSB	81
C4/25	25 - 1500 mg/l CSB	82
Cl2-1 TP	0,02 - 2,00 mg/l Cl ₂	325
Cl2-2 TP	0,5 - 5,0 mg/l Cl ₂	326
Cl2-3 TP	0,02 - 2,00 mg/l Cl ₂	327
Cl2-4 TP	0,5 - 5,0 mg/l Cl ₂	328
COD1 TC (LR)	3 - 150 mg/l CSB	309
COD11 TC (LR-MF)	0 - 150 mg/l CSB	348
COD12 TC (MR-MF)	0 - 1500 mg/l CSB	349
COD13 TC (HR-MF)	0 - 15000 mg/l CSB	350
COD2 TC (MR)	20 - 1500 mg/l CSB	310
COD3 TC (HR)	200 - 15000 mg/l CSB	311
Cu-1 TP	0,04 - 5,00 mg/l Cu	302
DEHA-1 TP	0,004 - 0,450 mg/l DEHA	335
FB436	0,1 - 50,0 m ⁻¹	43
FB517	0,1 - 50,0 m ⁻¹	44
FB610	0,1 - 50,0 m ⁻¹	45
Fe-1 TP	0,012 - 1,800 mg/l Fe	300
Fe-2 TP	0,02 - 3,00 mg/l Fe	301
KsM-1	5 - 200 mg/l CaCO ₃	351
KsP-1	5 - 300 mg/l CaCO ₃	352
MCA-TP	0,04 - 3,00 mg/l Cl ₂ (MCA)	343
MCA-TP	0,04 - 4,50 mg/l Cl ₂ (MCA)	342
Mn-1 TP	0,2 - 20,0 mg/l Mn	303

Mod	Range	Prog
Mn-2 TP	0,007 - 0,700 mg/l Mn	330
Mo-1 TP	0,3 - 35,0 mg/l Mo	304
Mo-2 TP	0,3 - 40,0 mg/l Mo	331
N2H4-1 TP	0,004 - 0,600 mg/l N ₂ H ₄	329
N5/25	0,020 - 0,550 mg/l NO ₂ -N	85
NH4-1 TP	0,01 - 0,50 mg/l NH ₄ -N	324
NH4-1 TP: NH ₃ *	0,002 - 0,092 mg/l NH ₃ (pH 8,5)	341
NH4-2 TC (LR)	0,02 - 2,50 mg/l NH ₄ -N	312
NH4-2 TC (LR): NH ₃ *	0,005 - 0,447 mg/l NH ₃ (pH 8,5)	339
NH4-3 TC (HR)	0,4 - 50,0 mg/l NH ₄ -N	313
NH4-3 TC (HR): NH ₃ *	0,07 - 9,37 mg/l NH ₃ (pH 8,5)	340
NH4-3 TP	0,010 - 0,500 mg/l NH ₃ -N (f)	333
NO2-1 TP	0,002 - 0,300 mg/l NO ₂ -N	305
NO2-2 TC	0,03 - 0,60 mg/l NO ₂ -N	318
NO2-2 TC	0,30 - 3,00 mg/l NO ₂ -N	317
NO2-3 TP	0,002 - 0,300 mg/l NO ₂ -N	334
NO3-1 TC	0,2 - 30,0 mg/l NO ₃ -N	314
Ntot1 TC (LR)	0,5 - 25,0 mg/l N	319
Ntot2 TC (HR)	10 - 150 mg/l N	320
P6/25	0,05 - 3,00 mg/l PO ₄ -P	86
P6/25	0,05 - 3,00 mg/l PO ₄ -P	86
P7/25	0,5 - 15,0 mg/l PO ₄ -P	87
P7/25	0,5 - 15,0 mg/l PO ₄ -P	87
PO4-1 TP	0,02 - 2,50 mg/l PO ₄	306
PO4-2 TC	0,06 - 5,00 mg/l PO ₄	315
PO4-3 TC	0,06 - 3,50 mg/l PO ₄	316
PO4-4 TC	0,06 - 3,50 mg/l PO ₄	336
Si-1 TP (LR)	0,01 - 1,60 mg/l SiO ₂	321
Si-2 TP (HR)	0,7 - 70,0 mg/l SiO ₂	307
Si-2 TP (HR)	1 - 100 mg/l SiO ₂	308
Si-3 TP (HR)	1 - 75 mg/l SiO ₂	337
SO4-1 TP	2 - 70 mg/l SO ₄	322
SO4-2 TP	2 - 70 mg/l SO ₄	338

* Nicht anwendbar bei pHotoFlex® STD.
 Cannot be used with the pHotoFlex® STD.
 N'est pas applicable avec le pHotoFlex® STD.
 No aplicable con el pHotoFlex® STD.