

**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
**OPERATING MANUAL**  
**MODE D'EMPLOI**  
**INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

ba15350defs03 03/2015

**Ag/S 500 DIN, Ag/S 500 BNC**  
**Ag/S 800 DIN, Ag/S 800 BNC**



a xylem brand



---

<b>Bedienungsanleitung</b> .....	<b>5</b>
Überblick.....	7
Inbetriebnahme.....	8
Konditionieren, Kalibrieren, Messen.....	9
Probenvorbereitung.....	10
Ansprechzeiten.....	10
Störungen.....	10
Alterung.....	11
Wartung.....	11
Lagerung.....	12
Empfohlenes Zubehör.....	12
Kalibrierkurve einer Silberionen/Sulfid-selektiven Elektrode.....	13
Was tun wenn.....	14
Technische Daten.....	15
<b>Operating manual</b> .....	<b>17</b>
Overview.....	19
Commissioning.....	20
Conditioning, calibration, measurement.....	21
Sample preparation.....	22
Response times.....	22
Interferences.....	22
Aging.....	23
Maintenance.....	23
Storage.....	24
Recommended accessories.....	24
Calibration line of a silver ion / sulfide sensitive electrode.....	25
What to do if.....	26
Technical data.....	27
<b>Mode d'emploi</b> .....	<b>29</b>
Vue d'ensemble.....	31
Mise en service.....	32
Conditionnement, calibrage, mesure.....	33
Préparation des échantillons.....	34
Temps de réaction.....	34
Dysfonctionnements.....	34
Vieillessement.....	35
Maintenance.....	35
Stockage.....	36
Accessoires recommandés.....	36
Courbe de calibration d'une électrode sélective d'ions d'argent/sulfure.....	37
Que faire si.....	38
Caractéristiques techniques.....	39
<b>Manual de instrucciones</b> .....	<b>41</b>
Sumario.....	43

---

Puesta en funcionamiento . . . . .	44
Condicionar, calibrar, medir . . . . .	45
Preparativos para la muestra . . . . .	46
Tiempo de reacción . . . . .	46
Trastornos . . . . .	46
Envejecimiento . . . . .	47
Mantenimiento . . . . .	47
Almacenamiento. . . . .	48
Accesorios recomendados . . . . .	48
Curva de calibración de un electrodo ion-selectivo para plata y sulfuros. . . . .	49
Diagnóstico y corrección de fallas . . . . .	50
Especificaciones técnicas. . . . .	51

---

# Ag/S 500 DIN, Ag/S 500 BNC Ag/S 800 DIN, Ag/S 800 BNC

SILBERIONEN- BZW. SULFIDSELEKTIVE ELEKTRODE

---



a xylem brand



**Hinweis**


Die aktuelle Version der vorliegenden Betriebsanleitung finden Sie im Internet unter [www.WTW.com](http://www.WTW.com). Sie ist dort auch in weiteren Sprachen verfügbar.

**Copyright**

© 2014, WTW GmbH  
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung von  
WTW GmbH.  
Printed in Germany.

# Überblick

Ansicht

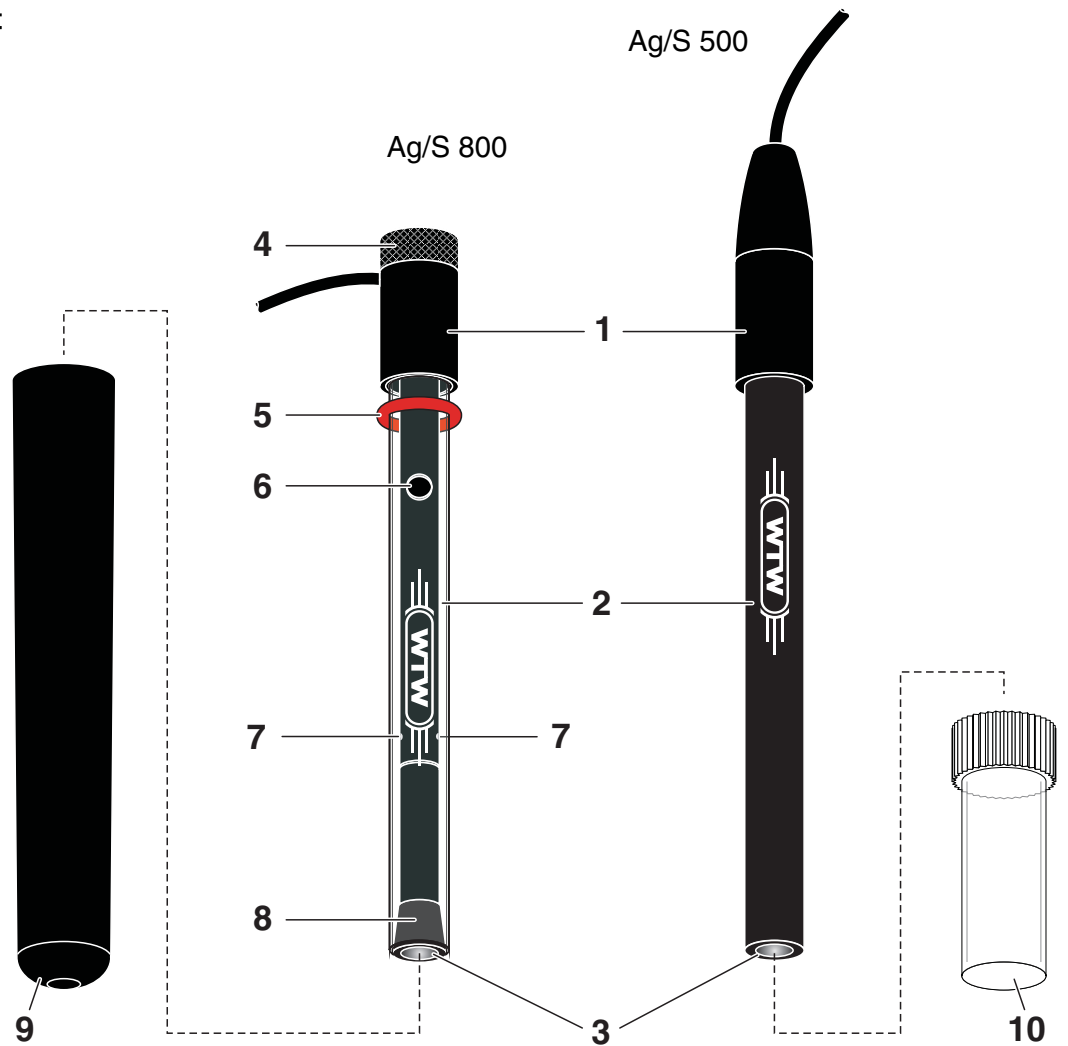

1	Anschlusskopf mit Anschlusskabel
2	Schaft
3	Membran
4	Rändelmutter
5	O-Ring
6	Einfüllöffnung für den Brückenelektrolyt
7	Innere Diaphragmen
8	Schliffdiaphragma
9	Aufbewahrungsköcher für Ag/S 800
10	Schutzkappe für Ag/S 500

## Inbetriebnahme

### Einstabmesskette Ag/S 800

1	Aufbewahrungsköcher abziehen.
2	Brückenelektrolyt ELY/BR/503 in die Einfüllöffnung einfüllen.
3	Schaft der Einstabmesskette kurz gegen den Anschlusskopf drücken, um das Schliffdiaphragma mit Brückenelektrolyt zu benetzen.
4	Dabei ausgelaufenen Brückenelektrolyt nachfüllen, so dass die inneren Diaphragmen mit Brückenelektrolyt bedeckt sind.
5	Einstabmesskette mit entionisiertem Wasser spülen.
6	Schaft mit einem sauberen Papiertuch abwischen.

### Zweistab- messkette Ag/S 500 + R 503


Für Messungen mit der Elektrode Ag/S 500 benötigen Sie eine Referenzelektrode (z. B. R 503). Die beiden Elektroden bilden zusammen eine Zweistabmesskette.

1	Referenzelektrode in Betrieb nehmen (siehe Bedienungsanleitung der Referenzelektrode)
2	Schutzkappe der Elektrode entfernen.
3	Elektrode mit entionisiertem Wasser spülen.
4	Schaft mit einem sauberen Papiertuch abwischen.



## Konditionieren, Kalibrieren, Messen

### Allgemeine Hinweise

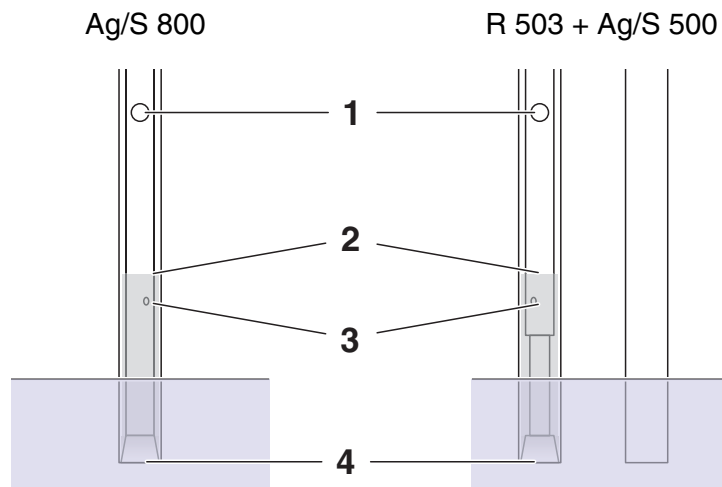

Beachten Sie beim Betrieb der Elektrode, dass

- die Einfüllöffnung (1) für den Brückenelektrolyt offen ist
- die inneren Diaphragmen (3) mit Brückenelektrolyt bedeckt sind
- sich keine Luftblasen im Brückenelektrolyt befinden
- eine optimale Eintauchtiefe gegeben ist:

Minimale Eintauchtiefe	Das Schliffdiaphragma (4) muss bedeckt sein
Maximale Eintauchtiefe	ca. 1 cm unterhalb des Füllstands (2) des Brückenelektrolyts

### Vor dem Messen

1	Ionenselektive Elektroden vor Gebrauch in Standardlösung konditionieren. Für ein gutes Ansprechverhalten sollte die Konzentration der Standardlösung nahe an der zu erwartenden Konzentration in der Messlösung liegen.
2	Luftblasen im Brückenelektrolyt durch leichtes Klopfen gegen den Schaft beseitigen.
3	Gemäß der Bedienungsanleitung des Messgeräts und der Analysenvorschrift kalibrieren.



Die Konditionierzeit hängt von der Vorgeschichte der ionenselektiven Elektrode ab. Schließen Sie die Elektrode(n) an das Messgerät an und schalten Sie in die Messwertansicht (siehe Bedienungsanleitung des Messgeräts). Die ionenselektive Elektrode ist ausreichend konditioniert, wenn sich der Messwert bei sonst konstanten Bedingungen (Temperatur, Zusammensetzung der Lösung etc.) nicht mehr wesentlich ändert.

## Probenvorbereitung

### Ag<sup>+</sup>-Messung

2 % ISA/FK-Lösung zugeben. Diese Probenkonditionierlösung stellt die optimalen Bedingungen für die Messung ein. Sie sorgt für eine konstante Ionenstärke und gleiche Diffusionspotentiale an der Referenzelektrode in Standardlösung und Messprobe.

### S<sup>2-</sup>-Messung


50 % SAOB II-Lösung zugeben.

Ansatz der SAOB II-Lösung:

- 200 ml/l 10-molare NaOH
- 35 g/l Ascorbinsäure
- 67 g/l EDTA



Eine frisch angesetzte SAOB II - Lösung (Sulfide Anti-Oxidant Buffer) ist farblos oder leicht gelblich-braun. Ist die Lösung bereits stark oxidiert, verfärbt sie sich dunkelbraun und ist unbrauchbar.

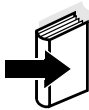

Für detaillierte Angaben zu Probenvorbehandlung und Messverfahren steht Ihnen bei WTW eine große Anzahl an Applikationsberichten für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung.

## Ansprechzeiten

Die Ansprechzeit hängt vom Konzentrationsbereich ab. Sie beträgt

- einige Sekunden bei hohen Konzentrationen,
- einige Minuten in der Nähe der Nachweisgrenze.

Der Messwert ist stabil, wenn sich der Wert innerhalb 30 Sekunden um nicht mehr als 0,1 mV ändert.

## Störungen

- Quecksilber
- Protein

## Alterung

Beachten Sie bitte, dass jede Elektrode einer natürlichen Alterung unterliegt. Mit dem Alter der Elektrode nimmt die Ansprechzeit zu und die Steilheit ab. Folgende Faktoren verkürzen die Lebensdauer erheblich:

- Unsachgemäße Lagerung (siehe Abschnitt LAGERUNG)
- Spezielle Messmedien (z. B. organische Lösungen, häufiges Messen bei Quecksilber- oder Proteinkonzentrationen)
- Hohe Temperaturen
- Große Temperaturwechsel

Für durch Messbedingungen verursachte Schäden und bei mechanischen Beschädigungen bestehen keine Garantieansprüche.

## Wartung

- Bei Einstabmessketten:  
Verbrauchten Brückenelektrolyt nachfüllen.
- Bei erhöhten Ansprechzeiten der Elektrode folgende Tätigkeiten ausführen:
  - Die Membranoberfläche mit einem Polierstreifen SF/K (siehe Abschnitt EMPFOHLENES ZUBEHÖR) polieren. Dazu einen Polierstreifen mit entionisiertem Wasser befeuchten und die Membranoberfläche mit kreisförmigen Bewegungen ca. 30 Sekunden lang polieren.
  - Anschließend die Elektrode erneut konditionieren (siehe Abschnitt KONDITIONIEREN, KALIBRIEREN, MESSEN).
- Einstabmesskette innen reinigen. Dazu die Messkette wie folgt öffnen.

### Einstabmesskette öffnen

1	Rändelmutter vom Anschlusskopf abschrauben.
2	Anschlusskabel geradeaus vom Anschlusskopf wegstrecken.
3	Anschlusskopf abschrauben.
4	Anschlusskopf und Druckfeder über das Anschlusskabel wegschieben.
5	Innenkörper aus dem Schaft schieben.

### **HINWEIS**

**Nie am Anschlusskabel der Elektrode ziehen.  
Das Kabel könnte beschädigt werden.**

## Lagerung

### Zwischen zwei Messungen

Die Messkette bzw. Elektrode in Standardlösung konditionieren.

### Über Nacht

**Ag/S 500:** Elektrode in Standardlösung konditionieren.

**Ag/S 800:** Einstabmesskette mit offener Einfüllöffnung in Standardlösung konditionieren. Um eine Kontamination des Brückenelektrolyts mit Standardlösung zu vermeiden, muss das Niveau des Brückenelektrolyts deutlich über dem Niveau der Konditionierlösung liegen.

Für die folgende Messung den Brückenelektrolyt wechseln. Dazu den Schaft der Einstabmesskette gegen den Anschlusskopf drücken und den Brückenelektrolyt auslaufen lassen. Anschließend frischen Brückenelektrolyt über die Einfüllöffnung einfüllen.

### Länger als über Nacht

**Ag/S 500:** Die Elektrode mit entionisiertem Wasser spülen, mit einem sauberen Papiertuch trocken tupfen und die Schutzkappe aufsetzen. Die Elektrode an einem trockenen Ort aufbewahren.

**Ag/S 800:** Den Brückenelektrolyt entfernen und die Einstabmesskette mit entionisiertem Wasser spülen, mit einem sauberen Papiertuch trocken tupfen. Die Einstabmesskette im Aufbewahrungsköcher an einem trockenen Ort aufbewahren. Für die folgende Messung die Einstabmesskette wie im Abschnitt INBETRIEBNAHME beschrieben vorbereiten.

Die Referenzelektrode entsprechend ihrer Bedienungsanleitung lagern.



## Empfohlenes Zubehör

Beschreibung	Modell	Best.Nr.
Referenzelektrode für Elektrode Ag/S 500	R 503/P*	106570
	R 503/D**	106571
Brückenelektrolyt	ELY/BR/503	106 575
ISA-Probenkonditionierlösung	ISA/FK	140 110
Polierstreifen (24 Stück)	S/FK	180130


\* Pin-Stecker

\*\* Bananenstecker

# Kalibrierkurve einer Silberionen/Sulfid-selektiven Elektrode


**Ag<sup>+</sup>-Messung**

Messkettenspannung

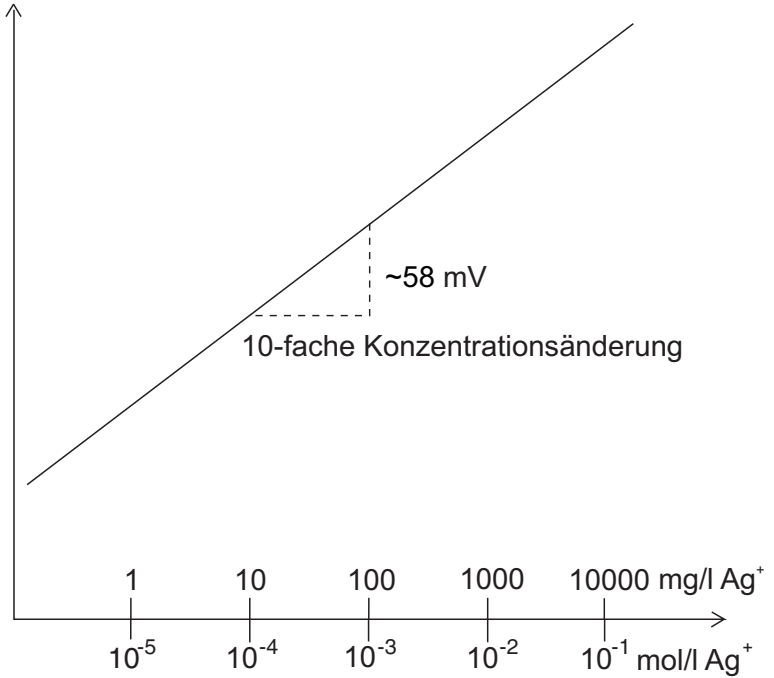

**S<sup>2-</sup>-Messung**

Messkettenspannung

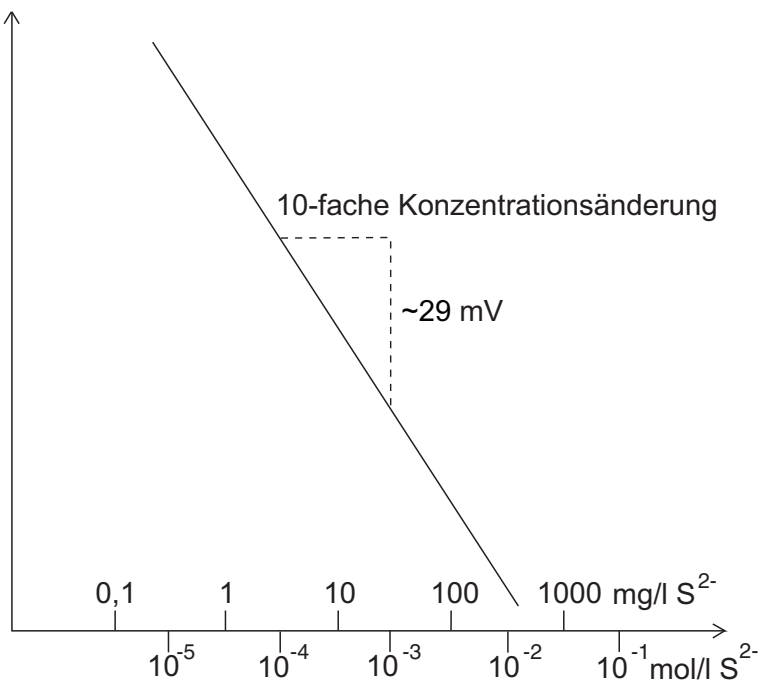

## Was tun wenn ...

	Ursache	Behebung
<b>Messwert instabil</b>	– Innere Diaphragmen nicht ausreichend mit Brückenelektrolyt benetzt (Ag/S 800)	– Brückenelektrolyt nachfüllen, bis die inneren Diaphragmen mit Brückenelektrolyt bedeckt sind
	– Innere Diaphragmen verkrustet (Ag/S 800)	– Brückenelektrolyt einige Stunden auf innere Diaphragmen einwirken lassen, bis die Kruste aufgelöst ist
	– Schliffdiaphragma verschmutzt (Ag/S 800)	– Schliffdiaphragma mit Brückenelektrolyt spülen
	– Kabel gebrochen	– Messkette bzw. Elektrode austauschen
<b>Steilheit zu gering</b>	Ursache	Behebung
	– Membranoberfläche verschmutzt	– (siehe WARTUNG)
	– Konditionierzeit zu kurz	– Konditionierzeit verlängern
	– Standardlösungen zu alt	– neue Standardlösungen verwenden
	– Innere Diaphragmen verkrustet (Ag/S 800)	– Brückenelektrolyt einige Stunden auf innere Diaphragmen einwirken lassen, bis die Kruste aufgelöst ist
– Messkette bzw. Elektrode defekt	– Messkette bzw. Elektrode austauschen	

## Technische Daten

<b>Messbereiche</b>	Ag <sup>+</sup>	0,01 ... 108000 mg/l	(10 <sup>-7</sup> ... 1 mol/l Ag <sup>+</sup> )
	S <sup>2-</sup>	0,003 ... 32000 mg/l	(10 <sup>-7</sup> ... 1 mol/l S <sup>2-</sup> )
<b>Reproduzierbarkeit</b>	± 2 % für Silber; ± 4 % für Sulfid		
<b>pH-Bereich</b>	2 ... 12	(Silberbestimmung: pH < 8; Sulfidbestimmung mit SAOB II - Lösung)	
<b>Temperaturbereich</b>	0 ... 80 °C	(kurzzeitig bis 100 °C)	
<b>Widerstand</b>	< 1MΩ		
<b>Länge</b>	Ag/S 500:	170 mm (einschließlich 50 mm Anschlusskopf)	
	Ag/S 800:	153 mm (einschließlich 33 mm Anschlusskopf)	
<b>Durchmesser</b>	Schaft:	12 mm	
	Anschlusskopf:	16 mm	
<b>Kabellänge</b>	1 m		
<b>Stecker</b>	DIN-Stecker oder BNC-Stecker, je nach Ausführung.		





---

# Ag/S 500 DIN, Ag/S 500 BNC Ag/S 800 DIN, Ag/S 800 BNC

SILVER ION AND SULFIDE SENSITIVE ELECTRODE

---



a xylem brand



**Note**

The latest version of the present operating manual can be found on the Internet under [www.WTW.com](http://www.WTW.com). It is also available in other languages.

**Copyright**


© 2014, WTW GmbH

Reprinting - even as excerpts - is only allowed with the explicit written authorization of WTW GmbH.

Printed in Germany.

## Overview

View

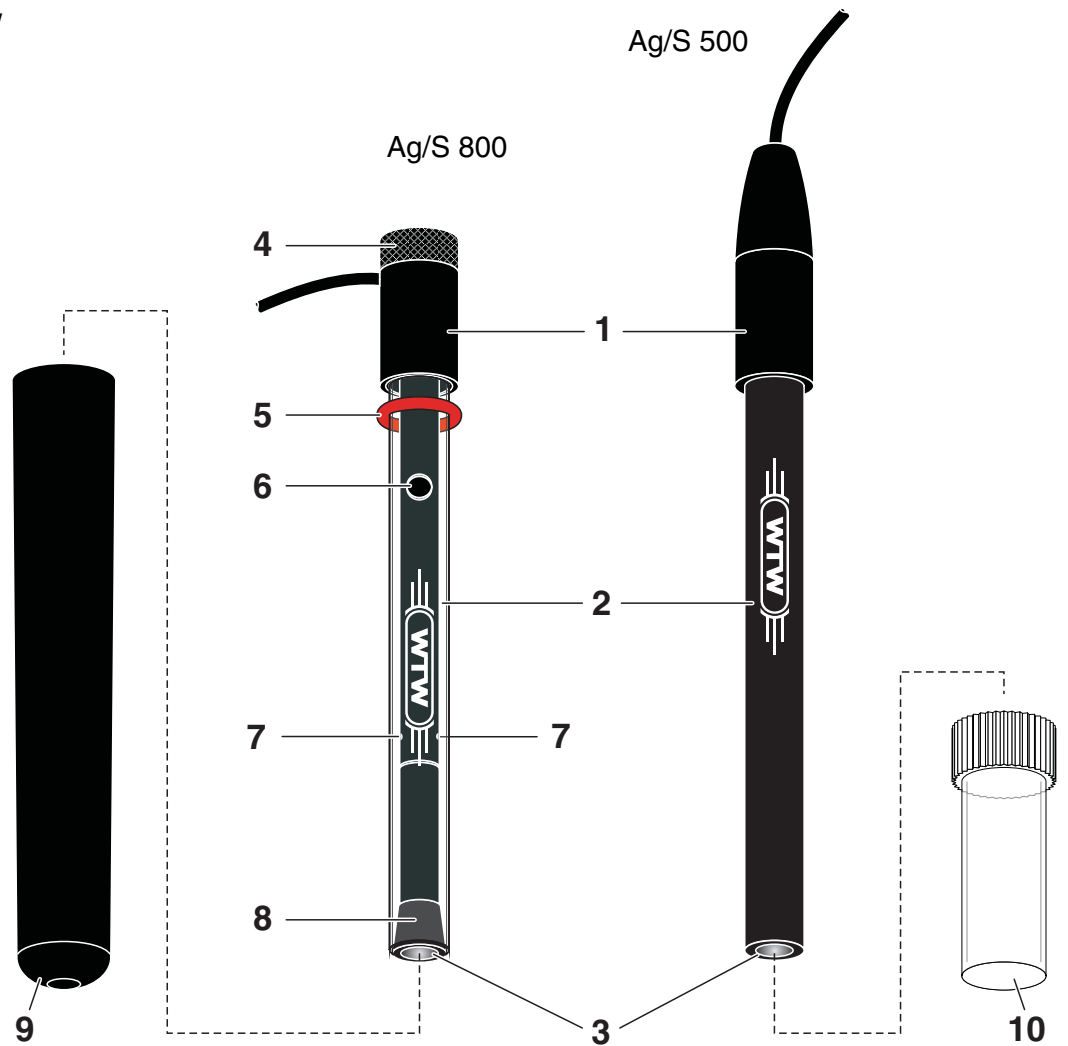

1	Connection head with connection cable
2	Shaft
3	Membrane
4	Knurled nut
5	O-ring
6	Filling opening for bridge electrolyte
7	Inner junctions
8	Ground junction
9	Storage vessel for Ag/S 800
10	Protective cap for Ag/S 500

## Commissioning

### Combination electrode Ag/S 800

1	Remove the storage vessel.
2	Fill the bridge electrolyte ELY/BR/503 into the filling opening.
3	Shortly press the shaft of the combination electrode against the connection head to wet the ground junction with bridge electrolyte.
4	When doing so refill any spilled bridge electrolyte so that the inner junctions are covered with bridge electrolyte.
5	Rinse the combination electrode with deionized water.
6	Wipe the shaft using a clean paper towel.


### Double rod electrode Ag/S 500 + R 503

For measurements with the Ag/S 500 electrode, a reference electrode is required (e.g. R 503). The two electrodes together form a double rod combination electrode.

1	Put the reference electrode into operation (see operating manual of the reference electrode).
2	Remove the protection cap of the electrode.
3	Rinse the electrode with deionized water.
4	Wipe the shaft using a clean paper towel.

## Conditioning, calibration, measurement

### General information

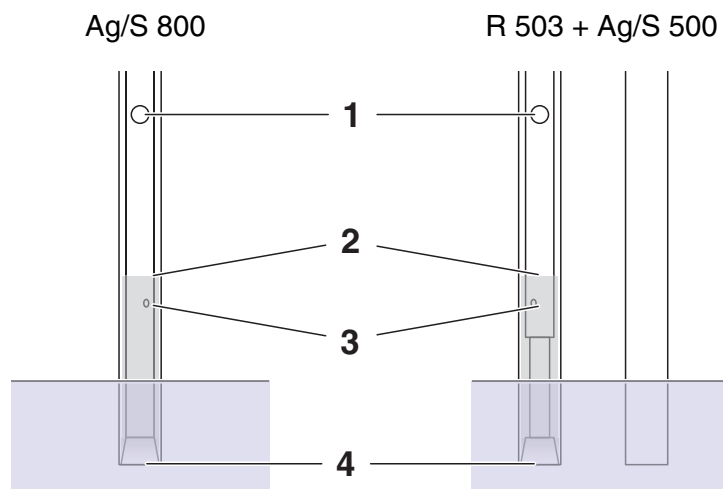

When operating the electrode ensure that

- the filling opening (1) for the bridge electrolyte is open
- the inner junctions (3) are covered with bridge electrolyte
- no air bubbles are in the bridge electrolyte
- the depth of immersion is within the optimum range:

Minimum depth of immersion

The ground junction (4) must be covered

Maximum depth of immersion

Approx. 1 cm below the fluid level (2) of the bridge electrolyte

### Before measuring

1	Condition every ion sensitive electrode in standard solution before using it. To achieve a good responding behavior, the concentration of the standard solution should be similar to the concentration expected of the test sample.
2	Remove any air bubbles in the bridge electrolyte by slightly knocking against the shaft.
3	Calibrate according to the operating manual of the meter and the analysis specification.



The conditioning time depends on the previous history of the ion sensitive electrode. Connect the electrode(s) to the meter and switch to the measured value display (see operating manual of the meter). The ion sensitive electrode is sufficiently conditioned when the measured value no longer changes considerably under otherwise constant conditions (temperature, composition of the solution).

## Sample preparation

### Ag<sup>+</sup> measurement

Add 2 % ISA/FK solution. This sample conditioning solution creates optimum conditions for measuring. It provides a constant ionic strength and similar diffusion potentials at the reference electrode in standard solution and test sample.

### S<sup>2-</sup> measurement


Add 50 % SAOB II solution.

Preparation of the SAOB II solution:

- 200 ml/l 10 molar NaOH
- 35 g/l ascorbic acid
- 67 g/l EDTA



A freshly prepared SAOB II solution (Sulfide Anti-Oxidant Buffer) is colorless or slightly yellowish brown. If the solution has already strongly oxidized its color is dark brown. The solution can no longer be used.

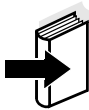

If you would like to have more detailed information concerning sample preparation and measuring procedures, WTW provides a large number of application reports for various applications.

## Response times

The response time depends on the concentration range. It is

- several seconds at high concentrations,
- several minutes near the detection limit.

The measured value is stable if the value does not change by more than 0.1 mV within 30 seconds.

## Interferences

- Mercury
- Protein

## Aging

Please note that every electrode undergoes a natural aging process. The response time increases and the slope decreases with the age of the electrode. The following factors shorten the lifetime considerably:

- Unsuitable storing conditions (see section STORAGE)
- Special measuring conditions (e.g. organic solutions, frequent measuring with mercury or protein concentrations)
- High temperatures
- High changes in temperature

The warranty does not cover damage caused by measuring conditions and mechanical damage.

## Maintenance

- Combination electrodes:  
Refill any used up bridge electrolyte.
- In the case of increased response times of the electrode perform the following activities:
  - Polish the membrane surface using an SF/K polishing strip (see section RECOMMENDED ACCESSORIES). To do so, moisten a polishing strip with deionized water, and with circular movements polish the membrane surface for approx. 30 seconds.
  - Then recondition the electrode (see section CONDITIONING, CALIBRATION, MEASUREMENT).
- Clean the inside of the combination electrode. To do so, open the combination electrode as follows:

### Opening the combination electrode

1	Unscrew the knurled nut from the connection head.
2	Position the connection cable upward in a straight line with the connection head.
3	Unscrew the connection head.
4	Push the connection head and pressure spring over the connection cable.
5	Push the inner body out of the shaft.

### **NOTE**

**Never pull the connection cable of the electrode.  
The cable might be damaged.**

## Storage

### Between two measurements

Condition the electrode in standard solution.

### Overnight

**Ag/S 500:** Condition the electrode in standard solution.

**Ag/S 800:** Condition the combination electrode in standard solution with the filling opening open. To avoid a contamination of the bridge electrolyte with standard solution, the level of the bridge electrolyte must be clearly above the level of the conditioning solution.

For the following measurement, exchange the bridge electrolyte. To do so, press the shaft of the combination electrode against the connection head and let the bridge electrolyte drain off. Then fill new bridge electrolyte into the filling opening.

### Longer than overnight

**Ag/S 500:** Rinse the electrode with deionized water, then dab it dry with a clean paper towel and put on the protective cap. Store the electrode in a dry place.

**Ag/S 800:** Remove the bridge electrolyte, then rinse the combination electrode with deionized water and dab it dry with a clean paper towel. Store the combination electrode in the storage vessel in a dry place. For the following measurement, prepare the combination electrode as described in section COMMISSIONING.



Store the reference electrode according to the instructions in its operating manual.

## Recommended accessories

Description	Model	Order no.
Reference electrode for electrode Ag/S 500	R 503/P*	106570
	R 503/D**	106571
Bridge electrolyte	ELY/BR/503	106 575
ISA sample conditioning solution	ISA/FK	140 110
Polishing strips (24 pieces)	S/FK	180130

\* Pin plug


\*\* Banana plug



### Calibration line of a silver ion / sulfide sensitive electrode


**Ag<sup>+</sup> measurement**

Electromotive force

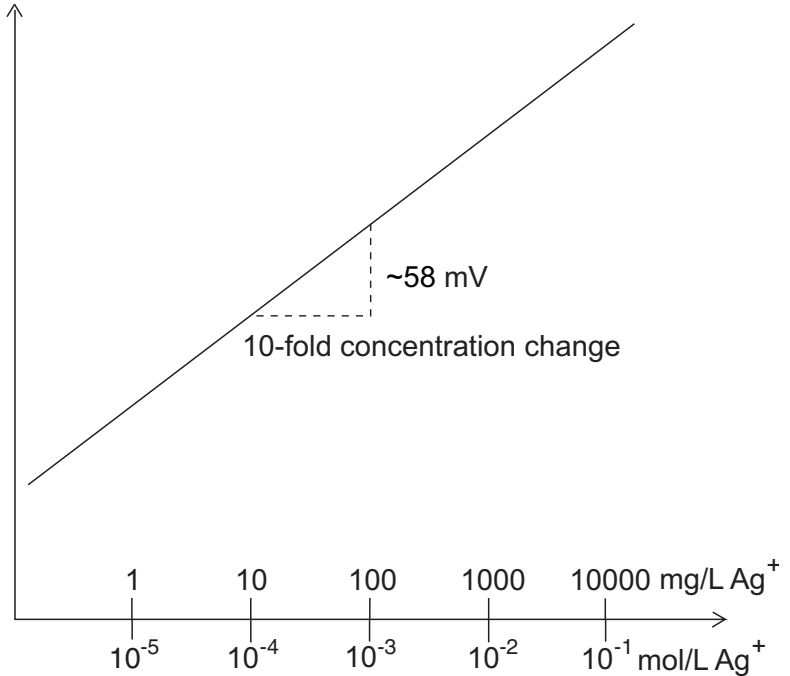

**S<sup>2-</sup> measurement**

Electromotive force

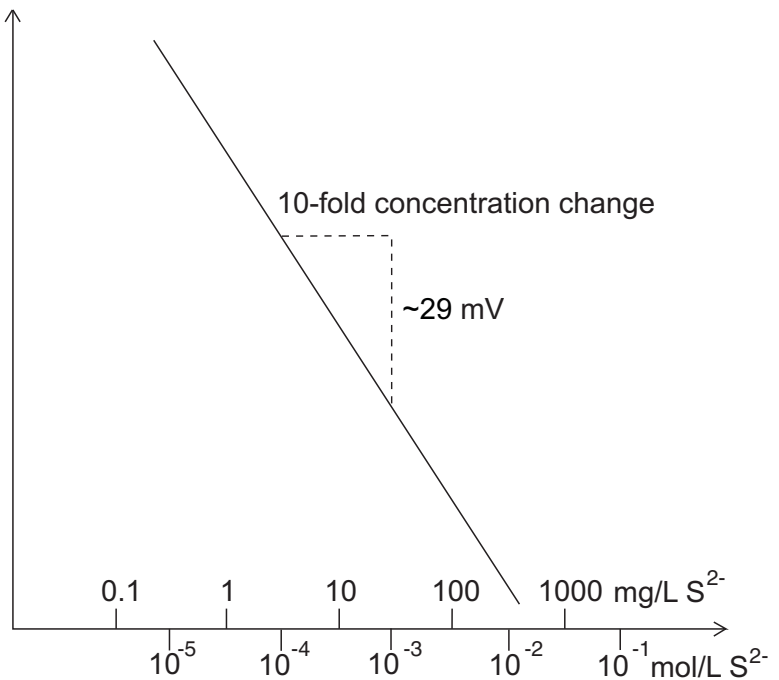

## What to do if ...

Measured value unstable	Cause	Remedy
	– Inner junctions not sufficiently wetted with bridge electrolyte (Ag/S 800)	– Fill up bridge electrolyte until the inner junctions are covered with bridge electrolyte
– Inner junctions encrusted (Ag/S 800)	– Leave the bridge electrolyte to react on the inner junctions for some hours until the crusts have dissolved.	
– Ground junction contaminated (Ag/S 800)	– Rinse ground junction with bridge electrolyte	
– Cable broken	– Exchange the electrode	

Slope too low	Cause	Remedy
	– Membrane surface contaminated	– (see MAINTENANCE)
– Conditioning time too short	– Extend the conditioning time	
– Standard solutions too old	– Use new standard solutions	
– Inner junctions encrusted (Ag/S 800)	– Leave the bridge electrolyte to react on the inner junctions for some hours until the crusts have dissolved.	
– Electrode defective	– Exchange the electrode	

## Technical data

<b>Measuring ranges</b>	Ag <sup>+</sup>	0.01 ... 108,000 mg/l	(10 <sup>-7</sup> ... 1 mol/l Ag <sup>+</sup> )
	S <sup>2-</sup>	0.003 ... 32,000 mg/l	(10 <sup>-7</sup> ... 1 mol/l S <sup>2-</sup> )
<b>Reproducibility</b>	± 2 % for silver; ± 4 % for sulfide		
<b>pH range</b>	2 ... 12	(silver determination: pH < 8; sulfide determination with SAOB II solution)	
<b>Temperature range</b>	0 ... 80 °C	(shortly up to 100 °C)	
<b>Resistance</b>	< 1 MΩ		
<b>Length</b>	Ag/S 500:	170 mm (including 50 mm connection head)	
	Ag/S 800:	153 mm (including 33 mm connection head)	
<b>Diameter</b>	Shaft:	12 mm	
	Connection head:	16 mm	
<b>Cable length</b>	1 m		
<b>Plug</b>	DIN plug or BNC plug, depending on the design.		



---

# Ag/S 500 DIN, Ag/S 500 BNC Ag/S 800 DIN, Ag/S 800 BNC

ÉLECTRODE SÉLECTIVE D'IONS D'ARGENT ET/OU DE SULFURE

---



a xylem brand



**Remarque**

Vous pouvez télécharger la version actuelle du présent mode d'emploi sur Internet à l'adresse [www.WTW.com](http://www.WTW.com). Elle y est disponible également en versions de langues différentes.

**Copyright**


© 2014, WTW GmbH

Réimpression - même partielle - uniquement avec l'autorisation écrite de WTW GmbH.

Printed in Germany.

### Vue d'ensemble

Vue

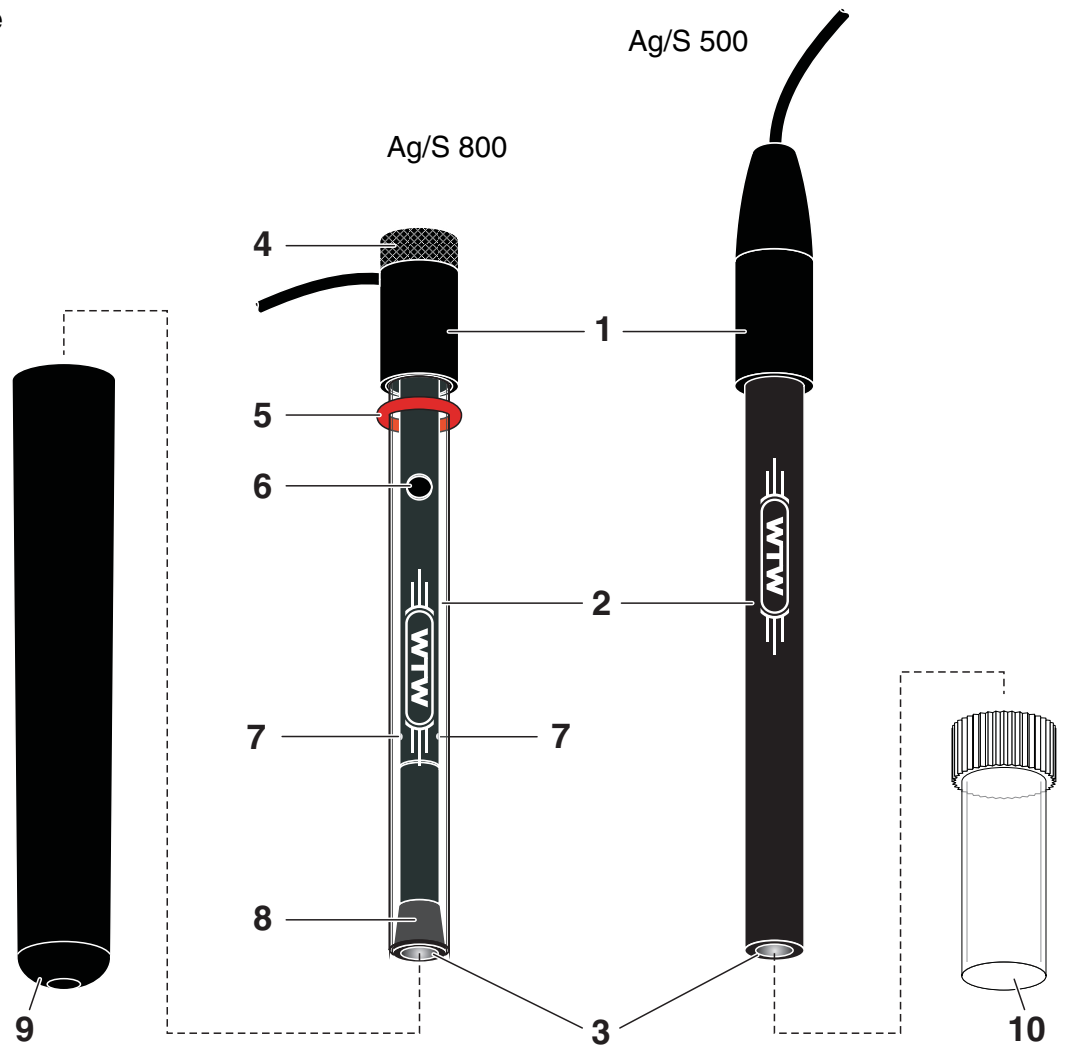

1	Tête de raccordement avec câble de raccordement
2	Corps
3	Membrane
4	Écrou moleté
5	Joint torique d'étanchéité
6	Orifice de remplissage pour l'électrolyte-pont
7	Diaphragmes intérieurs
8	Diaphragme rodé
9	Étui de conservation pour Ag/S 800
10	Capuchon de protection pour Ag/S 500

## Mise en service

### Chaîne de mesure à une tige Ag/S 800

1	Retirer l'étui de conservation.
2	Remplir d'électrolyte-pont ELY/BR/503 par l'orifice de remplissage.
3	Presser brièvement le corps de la chaîne de mesure à une tige contre la tête de raccordement afin de mouiller le diaphragme rodé d'électrolyte-pont.
4	Ce faisant, faire l'appoint pour compenser l'électrolyte-pont écoulé de sorte que les diaphragmes intérieurs soient couverts d'électrolyte-pont.
5	Rincer la chaîne de mesure à une tige avec de l'eau désionisée.
6	Essuyer le corps avec un essuie-tout propre.

### Chaîne de mesure à deux tiges Ag/S 500 + R 503


Pour les mesures avec l'électrode Ag/S 500, une électrode de référence est requise (par ex. R 503). Les deux électrodes forment ensemble une chaîne de mesure à deux tiges.

1	Mettre en service l'électrode de référence (voir notice d'utilisation de l'électrode de référence)
2	Enlever le capuchon de protection de l'électrode.
3	Rincer l'électrode avec de l'eau désionisée.
4	Essuyer le corps avec un essuie-tout propre.



## Conditionnement, calibrage, mesure

### Remarques générales

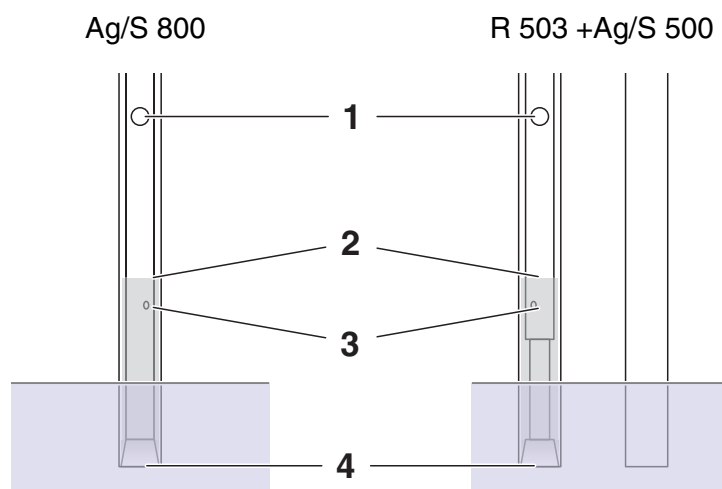

Lors de l'utilisation de l'électrode, veiller à ce que

- l'orifice de remplissage (1) d'électrolyte-pont soit ouvert
- les diaphragmes intérieurs (3) soient couverts d'électrolyte-pont
- aucune bulle d'air ne se trouve dans l'électrolyte-pont
- une profondeur d'immersion optimale soit donnée :

Profondeur d'immersion minimale	Le diaphragme rodé (4) doit être couvert
Profondeur d'immersion maximale	env. 1 cm au-dessous du niveau de remplissage (2) de l'électrolyte-pont

### Avant la mesure

1	Avant utilisation, conditionner l'électrode sélective d'ions dans la solution étalon. Pour un temps de réponse correct, la concentration de la solution étalon devrait être proche de la concentration attendue dans la solution de mesure.
2	Éliminer les bulles d'air dans l'électrolyte-pont en tapotant légèrement le corps.
3	Calibrer conformément à la notice d'utilisation de l'appareil de mesure et aux prescriptions d'analyse.



Le temps de conditionnement dépend des antécédents de l'électrode sélective d'ions. Connecter l'électrode/les électrodes à l'appareil de mesure et commuter sur l'affichage de la valeur mesurée (voir notice d'utilisation de l'appareil de mesure). L'électrode sélective d'ions est suffisamment conditionnée lorsque la valeur mesurée ne change plus de manière sensible dans des conditions sinon constantes (température, composition de la solution, etc.).

## Préparation des échantillons

### Détermination de $\text{Ag}^+$

Ajouter 2 % ISA/FK. Cette solution de conditionnement d'échantillon crée les conditions optimales pour la mesure. Elle assure une force ionique constante et des potentiels de diffusion identiques sur l'électrode de référence dans la solution étalon et dans l'échantillon de mesure.

### Mesure de $\text{S}^2$

Ajouter 50 % de solution SAOB II.

Préparation de la solution SAOB II :

- 200 ml/l de NaOH 10 molaire
- 35 g/l d'acide ascorbique
- 67 g/l d'EDTA



Une solution SAOB II fraîchement préparée (Sulfide Anti-Oxidant Buffer) est incolore ou légèrement marron jaunâtre. Quand la solution est déjà fortement oxydée, elle vire au marron foncé et est inutilisable.



Pour des indications plus détaillées sur la préparation des échantillons et les méthodes de mesure, WTW tient à votre disposition un grand nombre de rapports d'application pour les cas de figure les plus différents.

## Temps de réaction

Le temps de réaction dépend de la plage de concentration. Il est de

- quelques secondes pour des concentrations élevées,
- quelques minutes à proximité de la limite de détection.

La valeur mesurée est stable lorsque la valeur ne change pas de plus de 0,1 mV en l'espace de 30 secondes.

## Dysfonctionnements

- Mercure
- Protéine

## Vieillessement

Veillez tenir compte du fait que toute électrode est soumise à un processus de vieillissement naturel. Avec le vieillissement de l'électrode, le temps de réaction augmente et la pente diminue. Les facteurs suivants raccourcissent considérablement sa durée de vie :

- Stockage non conforme (voir paragraphe STOCKAGE)
- Milieux de mesure spéciaux (par ex. solutions organiques, mesures fréquentes pour des concentrations de mercure ou de protéines)
- Températures élevées
- Fortes variations de température

Il ne peut être élevé de revendications au titre de la garantie pour les dommages dus aux conditions de mesure ni pour les dommages mécaniques.

## Maintenance

- Pour les chaînes de mesure à une tige :  
Faire l'appoint d'électrolyte-pont consommé.
- En cas de temps de réaction de l'électrode plus élevés, exécuter les opérations suivantes :
  - Polir la surface de la membrane avec une bande abrasive SF/K (voir paragraphe ACCESSOIRES RECOMMANDÉS). À cet effet, mouiller une bande abrasive avec de l'eau désionisée et polir la surface de la membrane en effectuant des mouvements circulaires pendant environ 30 secondes.
  - Ensuite, conditionner à nouveau l'électrode (voir paragraphe CONDITIONNEMENT, CALIBRAGE, MESURE).
- Nettoyer l'intérieur de la chaîne de mesure à une tige. À cet effet, ouvrir la chaîne de mesure comme suit.

### Ouvrir la chaîne de mesure à une tige

1	Dévisser l'écrou moleté de la tête de raccordement.
2	Écarter tout droit le câble de raccordement de la tête de raccordement.
3	Dévisser la tête de raccordement.
4	Écarter la tête de raccordement et le ressort de compression en les poussant par-dessus le câble de raccordement.
5	Pousser le corps intérieur hors du corps.

### REMARQUE

**Ne jamais tirer sur le câble de raccordement de l'électrode.  
Le câble pourrait être endommagé.**

## Stockage

### Entre deux mesures

Conditionner la chaîne de mesure ou l'électrode dans la solution étalon.

### La nuit

**Ag/S 500:** Conditionner l'électrode dans la solution étalon.

**Ag/S 800:** Conditionner la chaîne de mesure à une tige dans la solution étalon, orifice de remplissage ouvert. Pour éviter toute contamination de l'électrolyte-pont par de la solution étalon, il faut que le niveau de l'électrolyte-pont soit nettement supérieur au niveau de la solution de conditionnement.

Pour la mesure suivante, changer l'électrolyte-pont. À cet effet, pousser le corps de la chaîne de mesure à une tige contre la tête de raccordement et laisser l'électrolyte-pont s'écouler. Ensuite, remplir d'électrolyte-pont frais par l'orifice de remplissage.

### Pour plus d'une nuit

**Ag/S 500:** Rincer l'électrode avec de l'eau désionisée, la sécher en tamponnant avec un essuie-tout propre et poser le capuchon de protection. Conserver l'électrode dans un endroit sec.

**Ag/S 800:** Enlever l'électrolyte-pont et rincer la chaîne de mesure à une tige avec de l'eau désionisée, la sécher en tamponnant avec un essuie-tout propre. Conserver la chaîne de mesure à une tige dans l'étui de stockage dans un endroit sec. Pour la mesure suivante, préparer la chaîne de mesure à une tige comme décrit au paragraphe MISE EN SERVICE.



Stocker l'électrode de référence conformément aux instructions de sa notice d'utilisation.

## Accessoires recommandés

Description	Modèle	Réf.
Électrode de référence pour l'électrode Ag/S 500	R 503/P*	106570
	R 503/D**	106571
Électrolyte-pont	ELY/BR/503	106 575
Solution de conditionnement d'échantillon ISA	ISA/FK	140 110
Bande abrasive (24 pièces)	S/FK	180130


\* Connecteur à broches

\*\* Connecteur banane

### Courbe de calibration d'une électrode sélective d'ions d'argent/sulfure


Mesure d'Ag<sup>+</sup>

potentiel de chaîne de mesure

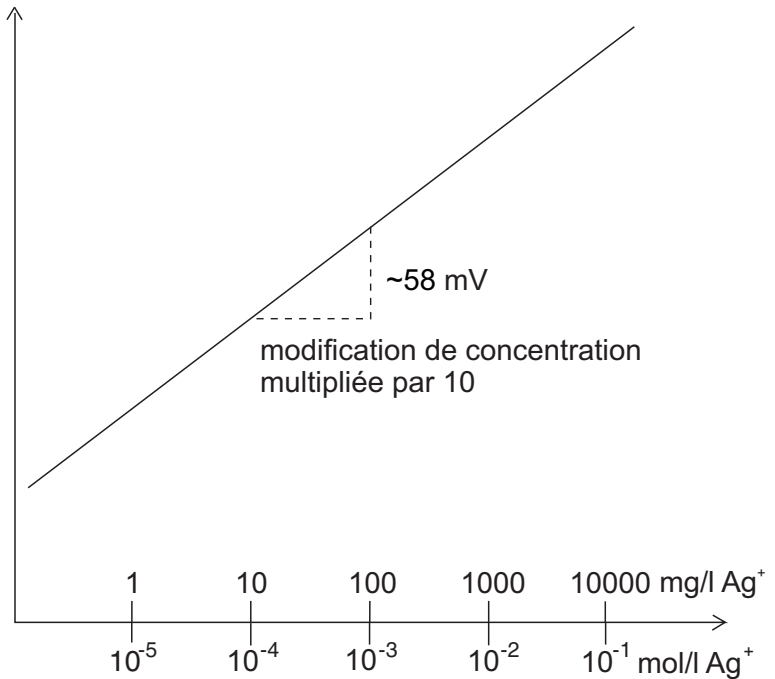

Mesure de S<sup>2-</sup>

potentiel de chaîne de mesure

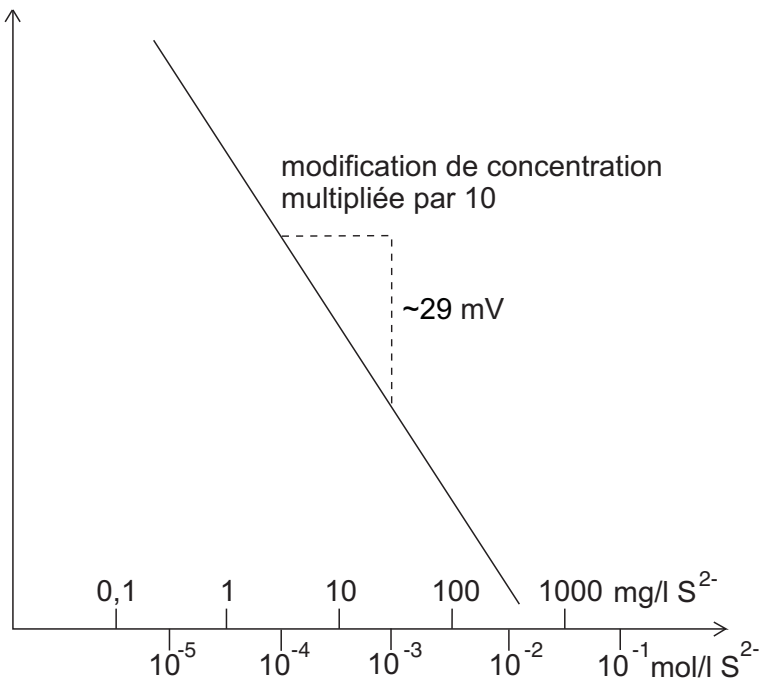

## Que faire si ...

### Valeur mesurée instable

Cause	Remède
– Diaphragmes intérieurs pas assez mouillés d'électrolyte-pont (Ag/S 800)	– Faire l'appoint d'électrolyte-pont jusqu'à ce que les diaphragmes intérieurs soient couverts d'électrolyte-pont
– Diaphragmes intérieurs encroûtés (Ag/S 800)	– Laisser l'électrolyte-pont agir quelques heures sur les diaphragmes intérieurs jusqu'à ce que la croûte soit dissoute
– Diaphragme rodé encrassé (Ag/S 800)	– Rincer le diaphragme rodé avec de l'électrolyte-pont
– Câble rompu	– Remplacer la chaîne de mesure et/ou l'électrode

### Pente trop faible

Cause	Remède
– Surface de la membrane souillée	– (voir MAINTENANCE)
– Temps de conditionnement trop court	– Allonger le temps de conditionnement
– Solutions étalons trop vieilles	– Utiliser de nouvelles solutions étalons
– Diaphragmes intérieurs encroûtés (Ag/S 800)	– Laisser l'électrolyte-pont agir quelques heures sur les diaphragmes intérieurs jusqu'à ce que la croûte soit dissoute
– Chaîne de mesure et/ou électrode défectueuse(s)	– Remplacer la chaîne de mesure et/ou l'électrode

## Caractéristiques techniques

<b>Plages de mesure</b>	Ag <sup>+</sup>	0,01 ... 108000 mg/l	(10 <sup>-7</sup> ... 1 mol/l de Ag <sup>+</sup> )
	S <sup>2-</sup>	0,003 ... 32000 mg/l	(10 <sup>-7</sup> ... 1 mol/l de S <sup>2-</sup> )
<b>Reproductibilité</b>	± 2 % pour l'argent ; ± 4 % pour le sulfure		
<b>Plage de pH</b>	2 ... 12	(Détermination de l'argent : pH < 8 ; détermination des sulfures avec solution SAOB II)	
<b>Plage de température</b>	0 ... 80 °C	(pour un bref instant jusqu'à 100 °C)	
<b>Résistance</b>	< 1MΩ		
<b>Longueur</b>	Ag/S 500:	170 mm (50 mm tête de raccordement comprise)	
	Ag/S 800:	153 mm (33 mm tête de raccordement comprise)	
<b>Diamètre</b>	Corps :	12 mm	
	Tête de raccordement :	16 mm	
<b>Longueur de câble</b>	1 m		
<b>Connecteur</b>	Connecteur DIN ou connecteur BNC, selon la version.		





---

# Ag/S 500 DIN, Ag/S 500 BNC Ag/S 800 DIN, Ag/S 800 BNC

ELECTRODO SELECTIVO PARA IONES DE PLATA Y SULFUROS

---



a xylem brand



**Observación**

La versión de última actualidad del manual de instrucciones se encuentra en el internet, bajo [www.WTW.com](http://www.WTW.com). La versión actual la encontrará también en otros idiomas.

**Copyright**


© 2014, WTW GmbH

La reimpresión - aún parcial - únicamente con la autorización expresa y por escrito de la firma WTW GmbH.

Printed in Germany.

## Sumario

Vista

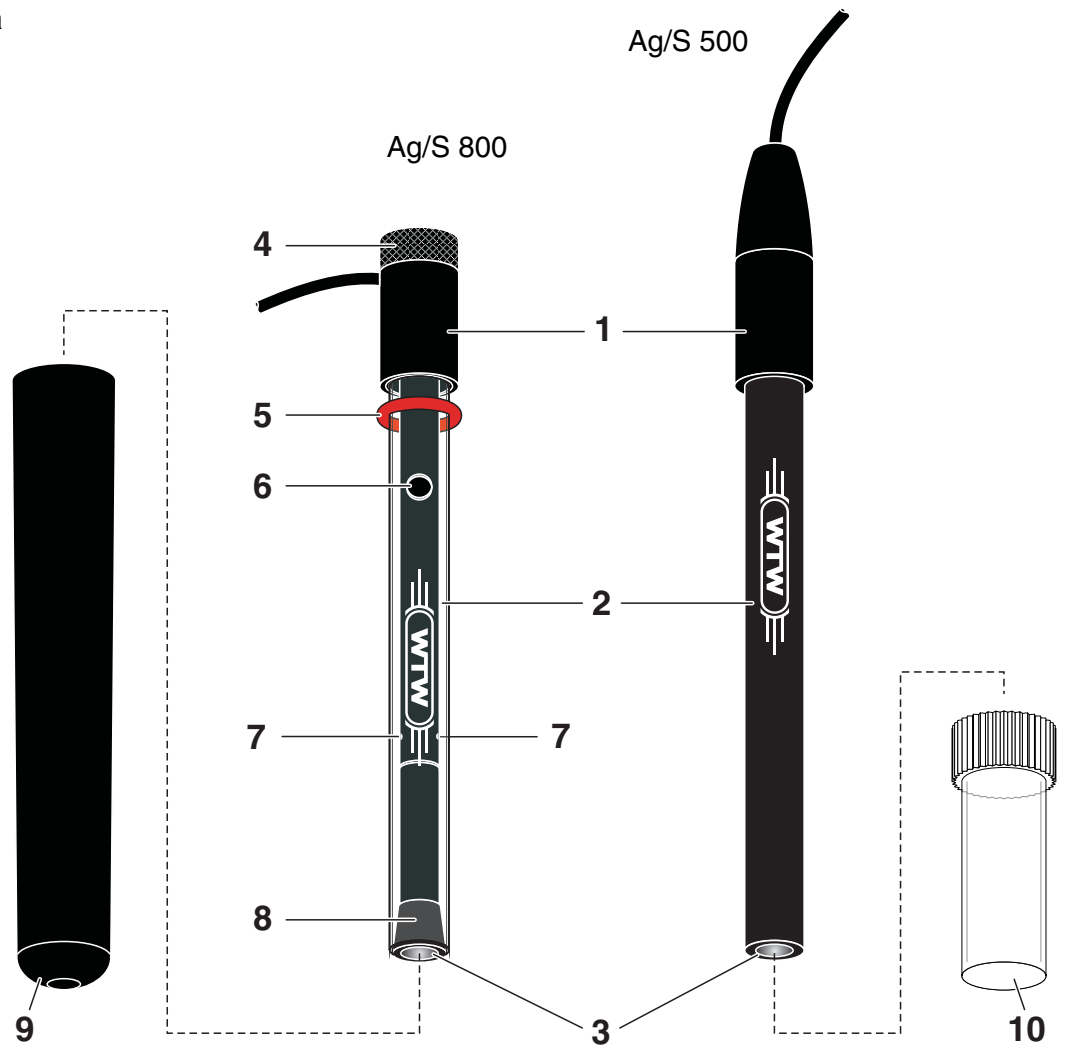

1	Cabezal de conexión con cable
2	Vástago
3	Membrana
4	Tuerca moleteada
5	Aro de guarnición (O-ring)
6	Abertura de llenado para el electrolito puente
7	Diafragmas interiores
8	Diafragma esmerilado
9	Carcaj de protección para almacenamiento para Ag/S 800
10	Cubierta protectora para Ag/S 500

## Puesta en funcionamiento

### Cadena de medición de una vara Ag/S 800

1	Quitar el carcaj de protección para almacenamiento.
2	Verter el electrolito puente ELY/BR/503 en la abertura de llenado.
3	Oprimir el vástago del electrodo de una vara brevemente contra el cabezal de conexión, para mojar el diafragma esmerilado con el electrolito puente.
4	Rellenar el electrolito puente derramado de modo que los diafragmas interiores queden cubiertos de electrolito puente.
5	Enjuagar la cadena de medición de una vara con agua desionizada.
6	Secar el vástago con un paño de papel limpio.


### Cadena de medición de dos varas Ag/S 500 + R 503

Para poder efectuar mediciones con el electrodo Ag/S 500 se necesita un electrodo de referencia (por ejemplo R 503). Ambos electrodos juntos conforman una cadena de medición de dos varas.

1	Poner en funcionamiento el electrodo de referencia (vea el manual de instrucciones del electrodo de referencia)
2	Quitar la cubierta protectora del electrodo.
3	Enjuagar el electrodo con agua desionizada.
4	Secar el vástago con un paño de papel limpio.

## Condicionar, calibrar, medir

### Observaciones generales

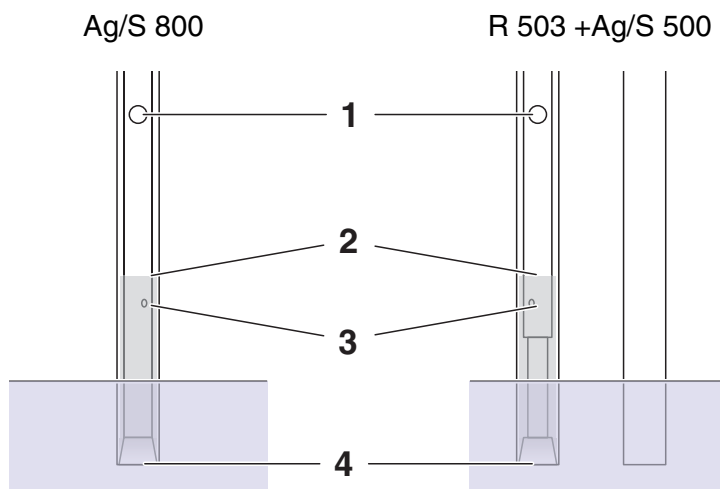

Al trabajar con el electrodo, prestar atención que

- la abertura de llenado (1) para el electrolito puente esté abierta
- los diafragmas interiores (3) estén cubiertos por el electrolito puente
- no se encuentren burbujas en el electrolito puente
- la profundidad de inmersión esté dada:

Profundidad mínima de inmersión	El diafragma esmerilado (4) debe estar cubierto por el electrolito puente
Profundidad máxima de inmersión	aprox. 1 cm bajo el nivel de llenado (2) del electrolito puente

### Antes de medir

1	Acondicionar los electrodos ion-selectivos en solución estándar antes de comenzar a trabajar con ellos. Para lograr una buena reacción, la concentración de la solución estándar debiera corresponder aproximadamente a la concentración prevista de la solución de medición.
2	Eliminar las burbujas en el electrolito puente aplicando suaves golpecitos contra el vástago.
3	Calibrar conforme al manual de instrucciones del instrumento de medición y de acuerdo a las normativas de análisis.



El tiempo requerido para el acondicionamiento depende del historial precedente del electrodo ion-selectivo. Conecte el o los electrodo(s) al instrumento de medición y cambie al modo de indicación del valor medido (vea el manual de instrucciones del instrumento de medición). El electrodo ion-selectivo está suficientemente acondicionado si el valor medido no varía significativamente y las condiciones imperantes permanecen constantes (temperatura, composición de la solución, etc.).

## Preparativos para la muestra

### Medición $\text{Ag}^+$

Agregar la solución 2 % ISA/FK. Esta solución de acondicionamiento de muestras establece las condiciones óptimas para la medición. Con esta solución se logran una fuerza iónica constante y potenciales de difusión equivalentes en el electrodo de referencia, tanto en la solución estándar como en la muestra a ser medida.

### Medición $\text{S}^{2-}$

Agregar una solución de 50 % SAOB II.

Composición de la solución SAOB II:

- 200 ml/l de NaOH 10 - molar
- 35 g/l ácido ascórbico
- 67 g/l EDTA



Una solución SAOB II recién compuesta (amortiguante de sulfuro anti-oxidante) es incolora o bien, ligeramente amarillenta-marrón. Cuando la solución está muy oxidada, se torna marrón oscuro y es inservible.



La WTW le pone a disposición una gran variedad de informes de aplicación con información detallada sobre la preparación de muestras y procedimientos de medición para las más variadas utilidades.

## Tiempo de reacción

El tiempo de reacción depende de la concentración. Alcanza

- algunos segundos con altas concentraciones,
- algunos minutos si se encuentra cercano al límite de detección.

El valor medido es estable si no varía por más de 0,1 mV durante 30 segundos.

## Trastornos

- Mercurio
- Proteínas

## Envejecimiento

Observe por favor que todo electrodo está sujeto a un envejecimiento natural. En el transcurso de la vida útil del electrodo aumenta su tiempo de reacción y la pendiente disminuye. Los siguientes factores reducen considerablemente la vida útil del electrodo:

- Almacenamiento inadecuado (vea el párrafo ALMACENAMIENTO)
- Algunos medios especiales (por ejemplo soluciones orgánicas, mediciones frecuentes con mercurio o bien, concentraciones de proteínas)
- Altas temperaturas
- Cambios bruscos de temperatura

No hay derecho a indemnización por daños ocasionados por mediciones efectuadas bajo condiciones adversas o por daños mecánicos.

## Mantenimiento

- En el caso de cadenas de medición de una vara:  
Rellenar el electrolito puente consumido.
- Si el tiempo de reacción del electrodo aumenta demasiado, proceder como se indica a continuación:
  - Pulir la superficie de la membrana con una tira de pulir SF/K (vea el párrafo ACCESORIOS RECOMENDADOS). Para ello humedecer la tira de pulir con agua desionizada y con movimientos rotatorios pulir la superficie de la membrana durante aprox. 30 segundos.
  - A continuación volver a condicionar el electrodo (vea el párrafo CONDICIONAR, CALIBRAR, MEDIR).
- Limpiar por dentro la cadena de medición de una vara. Para ello abrir la cadena de medición como se explica a continuación.

### Abrir la cadena de medición de una vara

1	Desatornillar la tuerca moleteada del cabezal de conexión.
2	Tirar rectamente el cable para alejarlo del cabezal de conexión.
3	Desatornillar el cabezal de conexión.
4	Desplazar el cabezal de conexión y el resorte por encima del cable.
5	Desplazar el cuerpo interior fuera del vástago.

### **OBSERVACION**

**Jamás tirar o jalar del cable del electrodo.  
El cable podría romperse o dañarse.**

## Almacenamiento

### Entre dos mediciones

Acondicionar la cadena de medición o el electrodo en una solución estándar.

### Durante la noche

**Ag/S 500:** Acondicionar el electrodo en una solución estándar.

**Ag/S 800:** En una solución estándar acondicionar la cadena de medición de una vara con su abertura de llenado abierta. Para evitar que el electrolito puente sea contaminado con solución estándar, el nivel del electrolito puente debe estar claramente más arriba que el nivel de la solución acondicionadora.

Cambiar el electrolito puente para efectuar la siguiente medición. Para ello oprimir el vástago de la cadena de medición de una vara contra el cabezal de conexión y dejar escurrir el electrolito puente. A continuación llenar electrolito puente nuevo a través de la abertura de llenado.

### Por un período más prolongado, más de una noche

**Ag/S 500:** Enjuagar el electrodo con agua desionizada, secarlo con un paño de papel limpio y colocar la cubierta protectora. Guardar el electrodo en un lugar seco.

**Ag/S 800:** Eliminar el electrolito puente y enjuagar la cadena de medición de una vara con agua desionizada, secarla con un paño de papel limpio. Guardar el electrodo en su carcaj de protección para almacenamiento en un lugar seco. Para la medición que sigue, preparar la cadena de medición de una vara como se explica en el párrafo PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Almacenar el electrodo de referencia conforme al manual de instrucciones.



## Accesorios recomendados

Descripción	Modelo	No. de pedido.
Electrodo de referencia para el electrodo Ag/S 500	R 503/P* R 503/D**	106570 106571
Electrolito puente	ELY/BR/503	106 575
Solución de acondicionamiento de muestras ISA	ISA/FK	140 110
Tira de pulir (24 unidades)	S/FK	180130

\* Enchufe pin


\*\* Enchufe banana



## Curva de calibración de un electrodo ion-selectivo para plata y sulfuros


Medición  $\text{Ag}^+$

tensión de la cadena de medición

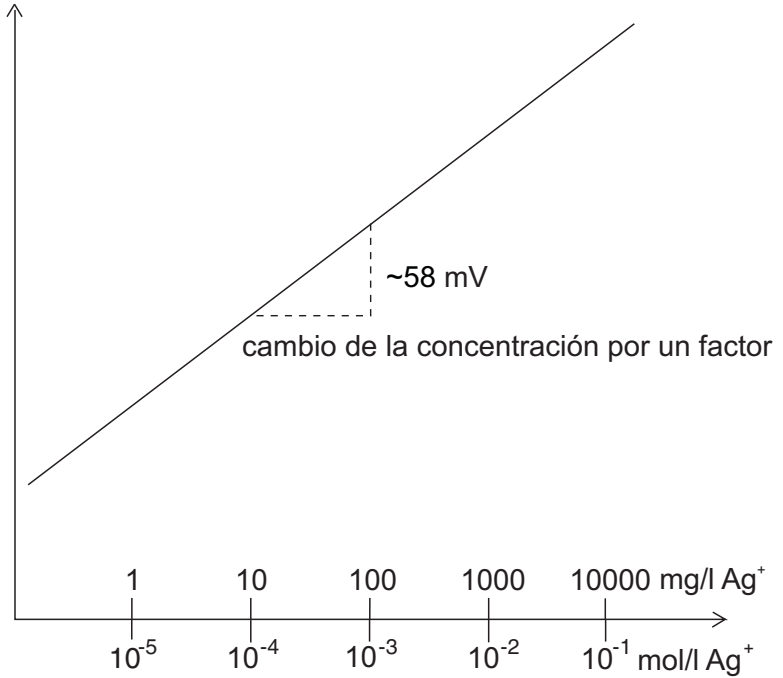

$\text{S}^{2-}$

tensión de la cadena de medición

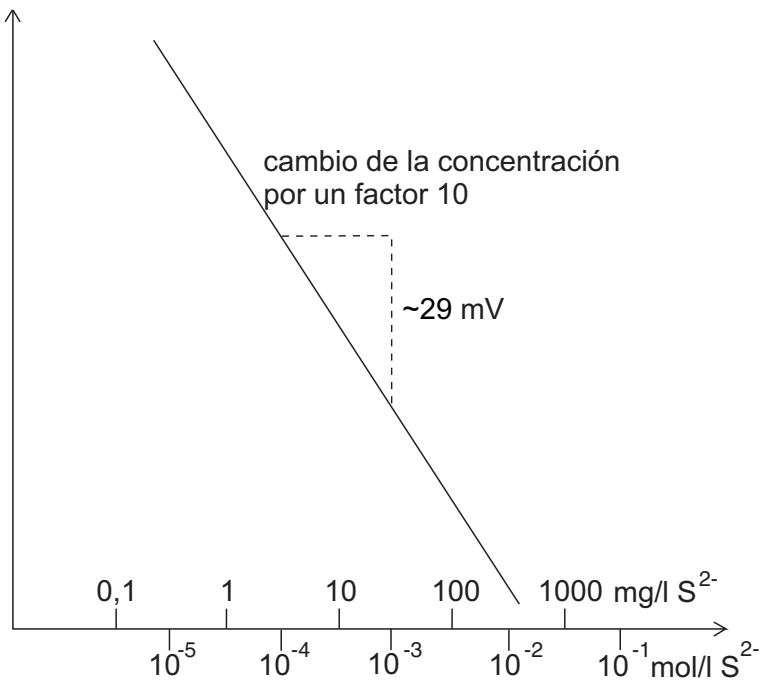

## Diagnóstico y corrección de fallas

<b>Valor medido inestable</b>	<b>Causa probable</b>	<b>Solución del problema</b>
	– los diafragmas interiores no están suficientemente mojados con el electrolito puente (Ag/S 800)	– rellenar electrolito puente hasta que los diafragmas interiores estén completamente cubiertos
	– diafragmas interiores con incrustaciones (Ag/S 800)	– dejar actuar el electrolito puente durante algunas horas sobre los diafragmas interiores, hasta que las incrustaciones se hayan disuelto
	– diafragma esmerilado sucio (Ag/S 800)	– enjuagar el diafragma esmerilado con electrolito puente
	– el cable está deteriorado	– cambiar la cadena de medición o el electrodo
<b>Pendiente muy baja</b>	<b>Causa probable</b>	<b>Solución del problema</b>
	– la superficie de la membrana está sucia	– (vea el MANTENIMIENTO)
	– el tiempo de acondicionamiento es muy corto	– aumentar el tiempo de acondicionamiento
	– la soluciones patrón es muy vieja	– utilizar una soluciones patrón nueva
	– diafragmas interiores con incrustaciones (Ag/S 800)	– dejar actuar el electrolito puente durante algunas horas sobre los diafragmas interiores, hasta que las incrustaciones se hayan disuelto
	– cadena de medición o electrodo defectuoso	– cambiar la cadena de medición o el electrodo

## Especificaciones técnicas

<b>Rangos de medición</b>	Ag <sup>+</sup>	0,01 ... 108000 mg/l	(10 <sup>-7</sup> ... 1 mol/l Ag <sup>+</sup> )
	S <sup>2-</sup>	0,003 ... 32000 mg/l	(10 <sup>-7</sup> ... 1 mol/l S <sup>2-</sup> )
<b>Reproducibilidad</b>	± 2 % para plata; ± 4 % para sulfuro		
<b>Rango del pH</b>	2 ... 12	(determinación de la plata: pH < 8; determinación del sulfuro con la solución SAOB II)	
<b>Rango de temperatura</b>	0 ... 80 °C	(por corto tiempo hasta 100 °C)	
<b>Resistencia</b>	< 1MΩ		
<b>Longitud</b>	Ag/S 500:	170 mm (incluyendo 50 mm del cabezal de conexión)	
	Ag/S 800:	153 mm (incluyendo 33 mm del cabezal de conexión)	
<b>Diámetro</b>	Vástago:	12 mm	
	Cabezal de conexión:	16 mm	
<b>Longitud del cable</b>	1 m		
<b>Enchufe</b>	Enchufe DIN o bien, enchufe BNC, según diseño.		

# What can Xylem do for you?

We're a global team unified in a common purpose: creating innovative solutions to meet our world's water needs. Developing new technologies that will improve the way water is used, conserved, and re-used in the future is central to our work. We move, treat, analyze, and return water to the environment, and we help people use water efficiently, in their homes, buildings, factories and farms. In more than 150 countries, we have strong, long-standing relationships with customers who know us for our powerful combination of leading product brands and applications expertise, backed by a legacy of innovation.

**For more information on how Xylem can help you, go to [xylem.com](http://xylem.com).**



**Service address:**

Xylem Analytics Germany  
Sales GmbH & Co. KG  
WTW  
Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1  
82362 Weilheim  
Germany

Tel.: +49 881 183-325  
Fax: +49 881 183-414  
E-Mail [wtw.rma@xylem.com](mailto:wtw.rma@xylem.com)  
Internet: [www.WTW.com](http://www.WTW.com)



Xylem Analytics Germany GmbH  
Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1  
82362 Weilheim  
Germany